



ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Паспорт Спиртовки ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначена для подогрева и плавления материалов, стерилизации в открытом пламени инструментов, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб, тиглей и т.п.) и других подобных термических процессов при проведении профессиональных лабораторных анализов.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр основания, мм	Высота (с колпачком), мм
Спиртовка СЛ-1-1	40	45 ± 2,0	80 ± 3,0
Спиртовка с тубусом СЛ-1-М-Т	100	70 ± 2,0	110 ± 3,0

- Спиртовки изготовлены по ТУ 4320-012-29508133-2009.
- Спиртовка изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
- Максимальная температура пламени – до 900°C.
- Спиртовки СЛ-1-1 и СЛ-1-М-Т снабжены стеклянным притертым колпачком, который предотвращает испарение спирта в нерабочем состоянии. Имеют хлопчатобумажный фитиль, который обеспечивает ровное нетоксичное горение.
- Спиртовка СЛ-1-М-Т снабжена уплотнителем фитильной вставки и имеет боковое отверстие со стеклянной припаянной пробкой под лабораторную воронку В-56-80 для удобной заливки спирта.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет надпись «Осторожно. Стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Хранить спиртовку необходимо с плотно закрытой крышкой. Запрещено заправлять спиртовку вблизи устройств с открытым пламенем. Не рекомендуется заполнять спиртовку топливом более чем на половину объема резервуара. Нельзя зажигать фитиль спиртовки посредством другой спиртовки, перемещать или переносить спиртовку с горящим фитилем. Гасить пламя спиртовки только посредством колпачка. Не держать на рабочем столе, где используется спиртовка, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель (юр. адрес): ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие спиртовок требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.